

LAB BOTTLES AND ACCESORIES

LABORFLASCHEN UND ZUBEHÖR



LAB BOTTLES AND ACCESORIES

Bottles for reagents are made of borosilicate glass 3.3 SIMAX. For the photosensitive reagents, the brown colored bottles are intended.

Plastic screw caps (blue) are intended for the operational temperature up to 140°C. In case of higher temperature (maximum 200°C), the red screw caps should be used.

In case of reagents, which could damage the plastic screw caps, the bottles with precise ground bottle neck and glass stopper are intended.

For storage of bigger amounts as well as for bleeding of liquids, the irrigators are delivered.

The bottles of thick-wall type are not intended for reduced or increased pressure.

LABORFLASCHEN UND ZUBEHÖR

Die Laborflaschen sind aus Borosilicatglas 3.3 SIMAX hergestellt. Für die Aufbewahrung von lichtempfindlichen Stoffen sind die Laborflaschen mit brauner Farbe bestimmt.

Die blauen Schraubverschlusskappen aus Kunststoff sind für den Einsatz bei einer max. Betriebstemperatur von bis +140°C bestimmt. Für eine höhere Betriebstemperatur - bis max. 200°C sind die Verschlusskappen und Ringe roter Farbe bestimmt.

Für die Aufbewahrung von aggressiven Stoffen, die Kunststoffverschlusskappen beschädigen könnten, sind die Flaschen mit genauem NS-Schliff und Glasstopfen bestimmt.

Für die Aufbewahrung von größeren Mengen und Entnahme von Flüssigkeiten werden Irrigatoren geliefert.

Die Flaschen sind dickwandig, sind jedoch nicht für den Einsatz mit einem reduzierten oder erhöhten Druck bestimmt.

REAGENT BOTTLE WITH GL80

with blue PP cap
with blue PP outlet ring

Provided with well-legible scale and large field for description (indication of the content). The outlet ring enables for clean work (no drops). The great diameter of bottle neck makes the handling with powders or viscous substances easy.

Typical use: storage and transfer of substances.

LABORFLASCHE MIT GL80

mit PP blauer Kappe
und PP Ring

Die Flaschen haben eine gut ablesbare Skala und ein großes Beschriftungsfeld für die Beschriftung des Inhalts. Ausgießring für eine saubere Arbeit ohne Abtropfen. Ein großer Halsdurchmesser ermöglicht den sauberen Umgang mit Pulvern oder viskösen Stoffen.

Typische Verwendung: Aufbewahrung, Transport von Stoffen.

Cat. No. 2080 M

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität (ml)	GL	d (mm)	h (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632414812500	500	80	94x94	139	10
1632414812940	1000	80	105x105	185	10
1632414812950	2000	80	115x115	258	10
1632414812956	5000	80	160x160	357	6

TP
1270

REAGENT BOTTLES WITH GL80

with blue PP cap
with blue PP pouring ring

Provided with well-legible scale and large field for description (indication of the content). The pouring ring enables for clean work (no drops). The great diameter of bottle neck makes the handling with powders or viscous substances easy. Brown colored glass provides for protection of photosensitive substances.

Typical use: storage and transfer of photosensitive substances.

LABORFLASCHE MIT GL80

mit PP blauer Kappe und PP Ring

Die Flaschen haben eine gut ablesbare Skala und ein großes Beschriftungsfeld für die Beschriftung des Inhalts.



Ausgießring für eine saubere Arbeit ohne Abtropfen. Ein großer Halsdurchmesser ermöglicht einen sauberen Umgang mit Pulvern oder viskösen Stoffen. Die braune Farbe sorgt für den Schutz von lichtempfindlichen Stoffen.

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

Typische Verwendung: Aufbewahrung, Transport von lichtempfindlichen Stoffen.

Cat. No. 2080 M/H

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität (ml)	GL	d (mm)	h (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632414825500	500	80	94x94	139	10
1632414825940	1000	80	105x105	185	10
1632414825950	2000	80	115x115	258	10
1632414825956	5000	80	160x160	357	6

TP
1270

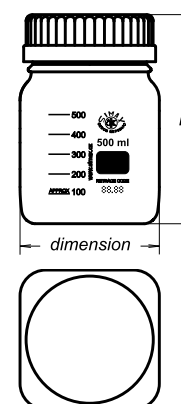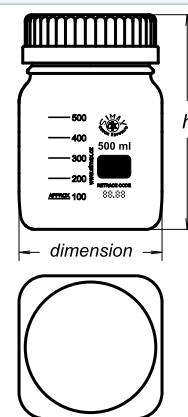

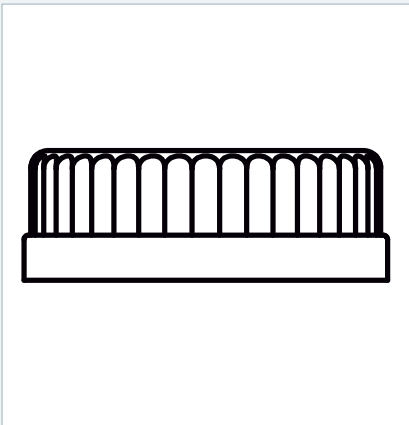

SCREW CAP GL 80

Plastic cap (blue) GL 80.
Maximum operational temperature
+140°C.

SCHRAUBVERSCHLUSS -
KAPPE GL 80


Schraubverschluss - Kappe (blau) GL 80.
Maximale Betriebstemperatur +140°X

Cat. No. 2080 UPP			
Catalog No. Katalog-Nr.	Color Farbe	GL	Packing (pcs) Packung (Stück)
9180002271	blue/blau	80	1

OUTLET RING GL 80

AUSGIESSRING GL 80

Cat. No. 2080 KPP			
Catalog No. Katalog-Nr.	Color Farbe	GL	Packing (pcs) Packung (Stück)
9180002272	blue/blau	80	1

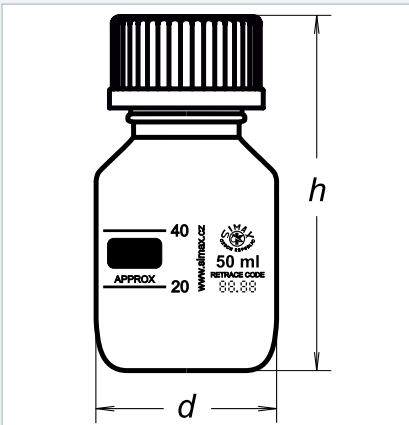

REAGENT BOTTLE

brown, with blue PP cap and blue PP outlet ring

Provided with well-legible scale and large field for description (indication of the content). The outlet ring enables for clean work (no drops). Typically used for storage and transfer of photosensitive substances.

LABORFLASCHE

braun, mit PP blauer Kappe und PP Ring

Die Flaschen haben eine gut ablesbare Skala und ein großes Beschriftungsfeld für die Beschriftung des Inhalts. Ausgießring für eine saubere Arbeit ohne Abtropfen. Typische Verwendung: Aufbewahrung, Transport von lichtempfindlichen Stoffen.

Cat. No. 2070 H					
Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	GL	d (mm)	h (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632414511050	50	32	46	91	10
1632414345100	100	45	56	105	10
1632414345250	250	45	70	143	10
1632414345500	500	45	86	181	10
1632414345940	1000	45	101	230	10
1632414345950	2000	45	136	265	10
1632414345954	3800	45	160	320	4
1632414345958	5000	45	181	336	6
1632414345966	10000	45	227	416	1
1632414345967	15000	45	268	453	1
1632414345968	20000	45	288	512	1
1632414345969	25000	45	315	556	1

TP
1270

ISO
4796-1

NOTES / AUFZEICHNUNGEN

REAGENT BOTTLE WITH GL45

with red PBT cap
with red ETFE outlet ring

LABORFLASCHE MIT GL 45


mit PBT roter Kappe
und ETFE Ring

Cat. No. 2070 R

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	GL	d (mm)	h (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632414321101	100	45	56	105	10
1632414321251	250	45	70	143	10
1632414321501	500	45	86	181	10
1632414321941	1000	45	101	230	10
1632414321951	2000	45	136	265	10
1632414321955	3800	45	160	320	4
1632414321959	5000	45	181	336	6
1632414321967	10000	45	227	416	1
1632414321969	20000	45	288	512	1

TP
1270

ISO
4796-1

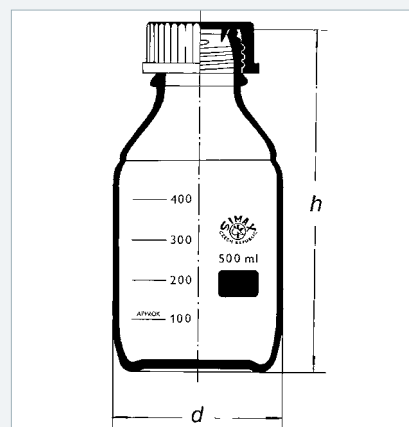

SCREW CAP

PP Maximum operating temperature
+140°C.

SCHRAUBVERSCHLUSS - KAPPE

Schraubverschluss - Kappe PP. Maximale
Betriebstemperatur +140°

Cat. No. 2070 UPP

Catalog No. Katalog-Nr.	Color Farbe	GL	Packing (pcs) Packung (Stück)
9180002314	blue/blau	32	1
9180003430	blue/blau	45	1
9180003444	green/grün	45	10
9180003445	orange/orange	45	10
9180003446	yellow/gelb	45	10
9180003421	red/rot	45	1


NEW
NEW
NEW


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
Note:

The red screw cap is made of PBT and maximum operating temperature is +200 °C.

Hinweis:

Der rote Schraubverschluss besteht aus PBT und die maximale Betriebstemperatur beträgt +200 °C.

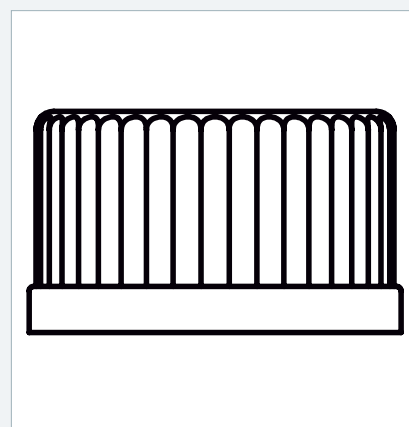

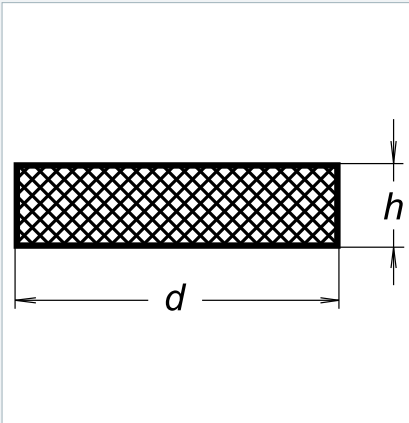

OUTLET RING
PP

AUSGIESSRING
PP

Cat. No. 2070 KPP			
Catalog No. Katalog-Nr.	Color Farbe	GL	Packing (pcs) Packung (Stück)
9180002313	blue/blau	32	1
9180003432	blue/blau	45	1
9180003762	clear/klar	45	10
9180003417	red/rot	45	1

Note: The red outlet ring is made of ETFE and maximum operating temperature is +200 °C.

Hinweis:
Der rote Ausgangsring besteht aus ETFE und die maximale Betriebstemperatur beträgt +200° C.

SCREW CAP GASKET
GL45
200°C, D43, PTFE

DICHTUNG DES
SCHRAUBVERSCHLUS-
SES - KAPPE GL 45

Catalog No. Katalog-Nr.	Packing (pcs) Packung (Stück)
9180003424	1

SCREW FITTING

In practice, it is often necessary to interconnect piping (made of PTFE, PFA, FEP, ...) or pipes (glass, metal, plastic) with the instruments provided with GL (glass) thread. In such cases, the screw fitting presents an ideal solution.

Every screw fitting consists of the GL threaded sleeve nut, three internal parts of V-ring, conical ring, and sealing ring.

The assembling is very easy and may be performed by hand: slip the internal parts over the pipe; then insert the pipe end into the mating part (connecting port of the instrument, bottle neck, ...) and tighten the nut. In this way the nut will press both the sealing and conical ring against the mating part. At the same time the V-ring will be compressed and an absolutely tight connection is obtained, suitable even for vacuum.


At the room temperature, the lab gaskets GL14, GL18 and GL25 bear up the pressure of maximum 10 bar.

VERSCHRAUBUNG

In der Praxis gibt es viele Fälle, wo es erforderlich ist, Rohrleitungen (z.B. aus PTFE, PFA, FEP hergestellt) oder Röhren (aus Glas, Metall, Kunststoff) mit den mit GL-Gewinde (Glasgewinde) versehenen Geräten zu verbinden. Die Verschraubung ist für diese Zwecke ideal.

Jede Verschraubung besteht aus einer Überwurfmutter mit GL-Gewinde, drei Innenteilen des V-Rings, eines Kegelrings und Dichtungsring. Die Montage ist sehr einfach nur mit einer Hand: zuerst werden auf die Rohrleitung die Innenteile aufgeschoben. Anschließend wird die Rohrleitung in das Gegenstück eingeführt (z.B. Stutzen des Gerätes, Hals der Flasche) und die Mutter wird angezogen. Die Mutter drückt den Dichtungs- und Kolbenring an das Gegenstück an. Gleichzeitig wird der V-Ring gedrückt und die Rohrleitung wird dicht angeschlossen. Die Verbindung ist absolut dicht und verwendbar für Vakuum.

Die Labordichtungen GL14, GL 18 und GL 25 sind für Druck bis 10 bar bei einer Raumtemperatur beständig.

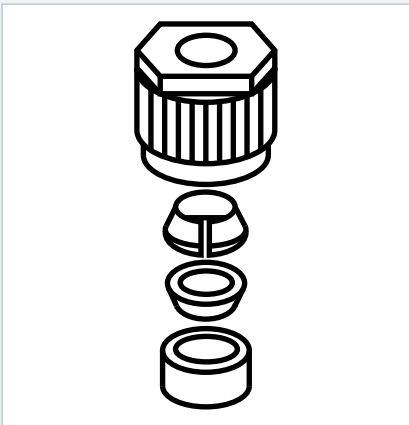

SCREW FITTING

Red sleeve nut (glass fibre reinforced ETFE), internal parts V-ring (ETFE), conical nut (PTFE) and sealing nut (PTFE), O-ring (for piping with diameter less than 3mm, not in contact with medium). Very good chemical resistance, suitable for temperature range -50°C to +150°C.

VERSCHRAUBUNG

Rote Überwurfmutter aus mit Glasfasern verstärktem ETFE, Innenteile, V-Ring (ETFE), Kegel- und Dichtungsring (beide aus PTFE) und O-Ring (für Rohre mit einem Durchmesser von weniger als 3mm, ist nicht in Kontakt mit Medium). Sehr gute chemische Beständigkeit, geeignet für Temperaturen von -50°bis +150°C.

Catalog No. Katalog-Nr.	For tubing O.D. Für Rohr	For tubing O.D. GL-Gewinde	Packing (pcs) Packung (Stück)
N555D593-02	(1/32") 0,8	14	1
N555D593-04	1.0	14	1
N555D593-06	(1/16") 1,6	14	1
N555D593-26	(1/16") 1,6	18	1
N555D593-10	2.0	14	1
N555D593-30	2.0	18	1
N555D593-12	2.4	14	1
N555D590-02	3.0	14	1
N555D590-10	3.0	18	1
N555D590-08	(1/8") 3,2	14	1
N555D590-20	(1/8") 3,2	18	1
N555D590-04	4.0	14	1
N555D590-12	4.0	18	1
N555D590-06	6.0	14	1
N555D590-14	6.0	18	1
N555D590-62	(1/4") 6,35	14	1
N555D590-16	8.0	18	1
N555D590-18	10.0	18	1

SCREW FITTING

Screw fittings and fittings with GL thread for hard piping or pipes made of glass, metal, or plastic). For attachment of probes, thermometers, or cables in the reaction vessels. Ideal for the aggressive environments (aggressive vapors).

Green sleeve nut (PP) for the bottle GL45 thread and PP body. Maximum external diameter of the inserted pipe is 8,5mm. Limited chemical resistance, for operational temperatures up to +110°C. Suitable for inflow/outflow of liquids, leading-in the piping, pipes or probes into the vessels.

VERSCHRAUBUNG

Verschraubungen und Fittings mit GL-Gewinde für harte Rohrleitungen oder Rohre aus Glas, Metall oder Kunststoff. Befestigung von Sonden, Thermometern, Rohren oder Kabeln in Laborflaschen. Ideal für aggressive Umgebungen (mit aggressiven Dämpfen). Grüne Überwurfmutter aus PP für Flaschengewinde GL 45 und Körper aus PP. Höchstmöglicher Außendurchmesser des eingelegten Rohres 8.5mm. Beschränkte chemische Beständigkeit, für Arbeitstemperaturen bis +110°C. Verwendung: Abführung oder Zuführung von Flüssigkeiten. Einführung der Rohrleitung, des Rohres oder der Sonden in die Behälter.

Catalog No. Katalog-Nr.	Necks GL Hals-GL	Code	Packing (pcs) Packung (Stück)
N555D612-08	2 x 14	D 612-08	1
N555D613-08	3 x 14	D 613-08	1

SCREW CAP

with two hose connections

Green screw cap (PP) for the bottle GL45 thread plus body with hose connection (PP). The upper hose connections are bent, the lower ones are straight. Limited chemical resistance, for operational temperatures up to +110°C.

Used for inflow/outflow of liquids. Suitable for hoses (Vitron, Tygon, silicone).



SCHRAUBVERSCHLUSS - KAPPE



mit 2 Oliven für Schläuche

Grüner Kunststoffverschluss aus PP für Flaschengewinde GL 45 und Körper mit Oliven für Schläuche aus PP. Gebogene Oliven auf der Oberseite, gerade Oliven auf der Unterseite. Beschränkte chemische Beständigkeit, für Arbeitstemperaturen bis +110°C.

Verwendung: Abführung oder Zuführung von Flüssigkeiten. Für Schläuche (aus Vitron, Tygon, Silikon).

Catalog No. Katalog-Nr.	Number of hose connectors Anzahl von Schläuchen	For tubing I.D. Für Rohr	Bore of hose connectors Innendurchmesser von Schläuchen	Code	Packing (pcs) Packung (Stück)
N555D800-24	2	6-9	6	D 800-24	1
N555D800-36	3	6-9	6	D 800-36	1
N555D800-48	2	7-11	7	D 800-48	1

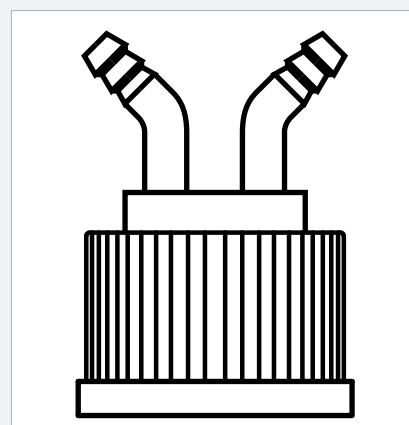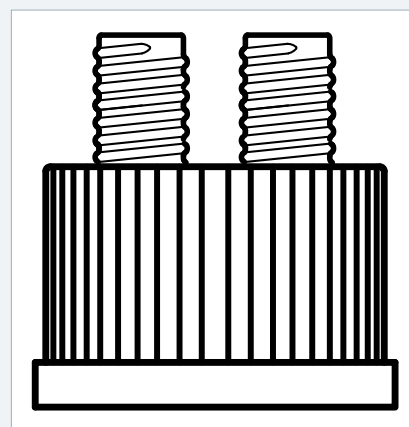

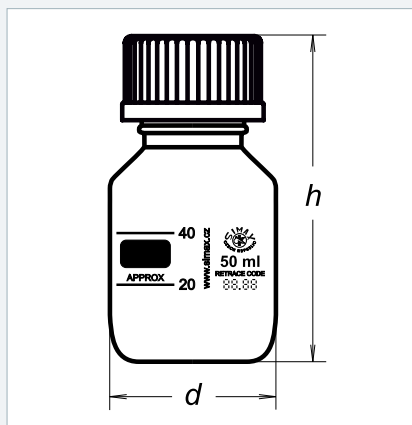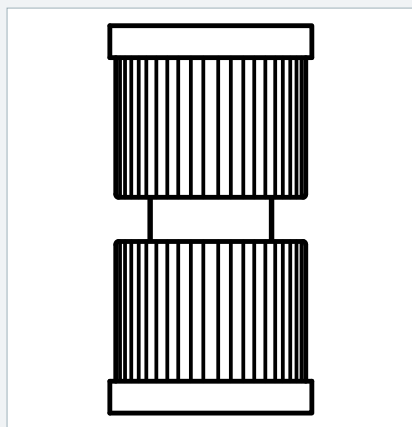

SCREW-TYPE JOINT

Two screw-type caps (PBTP, +180°C) with GL thread and PTFE/FPM gasket. Joint made of PTFE. The medium is only in contact with PTFE.

Suitable for connection of two GL threads with identical diameter.

SCHRAUBVERBINDUNG AUS PBT

Zwei Schraubenverschlüsse aus PBTP (+180°C) mit GL-Gewinde und PTFE/FPM-Dichtung. Verbindungsstück aus PTFE. Das Medium ist in Kontakt nur mit PTFE. Für die Verbindung zweier GL-Gewinde mit demselben Durchmesser.

Catalog No. Katalog-Nr.	For thread GL Für GL-Gewinde	Length from Länge ab	Code	Packing (pcs) Packung (Stück)
N555H901-01	14	15	H 901-01	1
N555H901-02	18	17	H 901-02	1
N555H901-03	25	22	H 901-03	1
N555H901-04	32	22	H 901-04	1
N555H901-05	45	23	H 901-05	1

REAGENT BOTTLE, PLASTIC COATED

PU-polyurethane
Provided with well-legible scale and large field for description (indication of the content).

Operational temperature range (for plastic coating) -30°C to +135°C. Autoclaving: Steam sterilisation at +121°C or +134°C. The coating provides protection against scratching and rupture – ideal for transport and storage of dangerous substances and provides also protection against the light (wavelength up to approx. 380 nm). High micro-wave transmittance. Suitable for storage, transport, and safe handling with dangerous or valuable substances.



KUNSTSTOFFBESCHICHTETE LABORFLASCHE

PU-Polyurethan
Mit einem gut lesbaren Beschriftungsfeld für die Beschriftung.

Betriebstemperatur der Kunststoffbeschichtung von -30°C bis +135°C. Autoklavieren: Dampfsterilisation bei +121°C oder +134°C. Die Beschichtung schützt gegen Verkratzungen und Bruch und ist ideal für Transport und Aufbewahrung von gefährlichen Medien, und schützt gegen Licht bis ca. 380nm Wellenlänge. Hohe Durchlässigkeit für Mikrowellen.

Typische Verwendung: Aufbewahrung, Transport und sichere Handhabung von Gefahr- oder wertvollen Stoffen.

Cat. No. 2070M NEW					
Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	GL	d (mm)	h (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
N555414321100	100	45	56	105	10
N555414321250	250	45	70	143	10
N555414321500	500	45	86	181	10
N555414321940	1000	45	101	230	10
N555414321950	2000	45	136	256	10

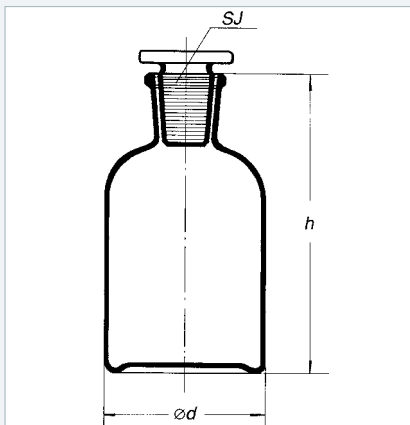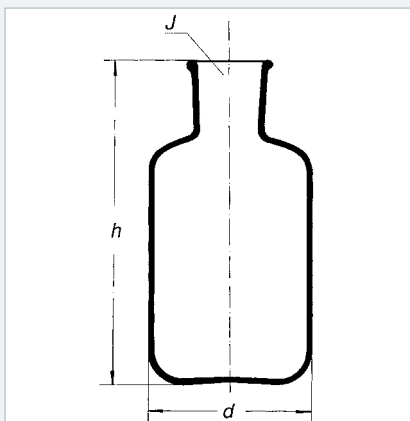

BOTTLE RESERVOIR

for injection serum

Without ground neck and stopper.
Typical use: storage of liquids (incl. the aggressive ones).

VORRATSFLASCHE

für Injektionsseren

Ohne Bodenansatz und Stopper.
Typische Verwendung: Aufbewahrung von Flüssigkeiten einschließlich aggressiver Flüssigkeiten.

Cat. No. 3125

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	d (mm)	h (mm)	SJ	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632511101250	250	68	145	34/35	10
1632511101500	500	83	165	34/35	10
1632511101940	1000	105	197	34/35	10
1632511101950	2000	125	257	34/35	3
1632511101956	5000	178	305	34/35	2
1632511101966	10000	220	385	34/35	1
1632511101968	20000	286	470	60/46	1

BOTTLE REAGENT, NARROW MOUTH

with precise ground neck and glass stopper

Typical use: storage of liquids (incl. the aggressive ones).

LABORFLASCHE ENGHALSIG

mit geschliffenem Stopfen, SIMAX - weiß

Mit einem genau eingeschliffenen Hals und Glasstopfen.
Typische Verwendung: Aufbewahrung von Flüssigkeiten einschließlich aggressiver Flüssigkeiten.

Cat. No. 2002 B

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	d (mm)	h (mm)	SJ	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632414142956	5000	181	325	45/40	3
1632414142966	10000	227	403	60/46	1

PN
70 0040

BOTTLE REAGENT, WIDE MOUTH

for injection serum

With precise ground neck and glass stopper.

Typical use: storage of powdery or granulated substances.

LABORFLASCHE WEITHALSIG

mit eingeschliffenem Stopfen, SIMAX - weiß


Mit einem genau geschliffenen Hals und Glasstopfen.

Typische Verwendung: Aufbewahrung von Pulver- oder Granulatstoffen.

Cat. No. 2006 B

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	d (mm)	h (mm)	SJ	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632414144956	5000	181	338	85/55	3
1632414144966	10000	227	408	85/55	1

PN
70 0040

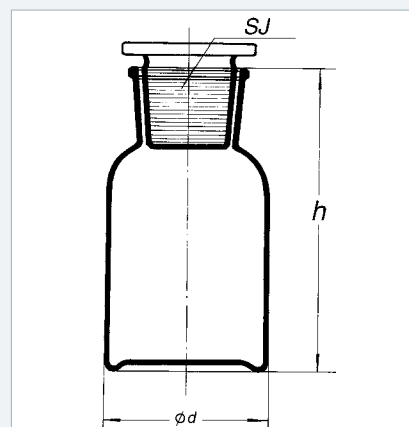

IRRIGATOR

barrel shaped, tubulated near bottom, with knob

Provided with standardized ground neck near bottom.

IRRIGATOR


Tonnenförmig mit deckel und bodentubus



Der Irrigator ist mit einem normalisierten Einschliff am Boden versehen.

Cat. No. 827

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	d (mm)	SJ	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632415603952	3000	100	29/32	1
1632415603956	5000	100	29/32	1
1632415603966	10000	127	29/32	1
1632415603968	20000	160	29/32	1

PN
70 0531

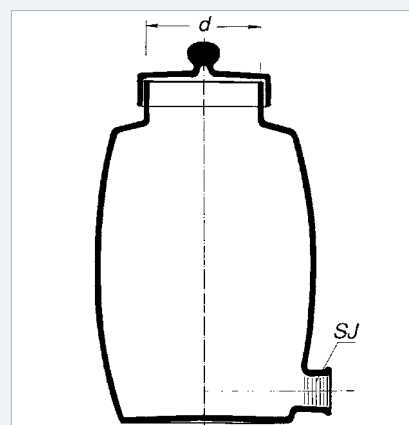

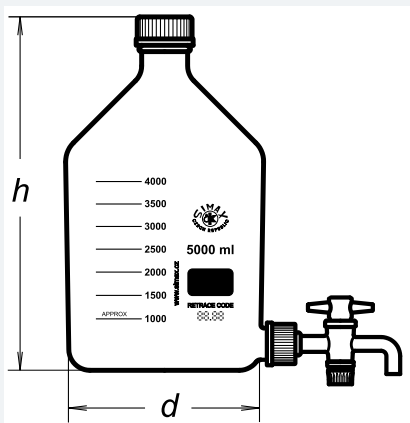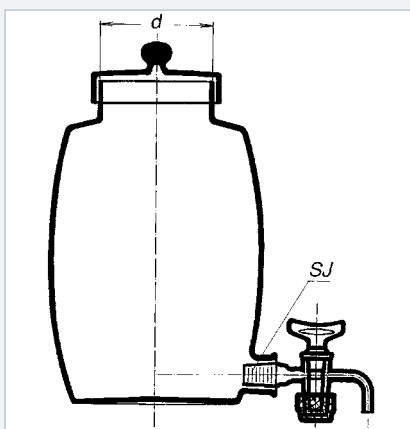

IRRIGATOR

barrel shaped, tubulated near bottom

with loose drop – on cover with knob
Provided with standardized ground neck
near bottom and bleeding cock.

IRRIGATOR

Tonnenförmig mit deckel
Hahn und Bodentubus

Der Irrigator ist mit einem normalisier-
ten Einschliff am Boden und Hahn für
Entnahme von Flüssigkeiten versehen.

Cat. No. 827 R

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	d (mm)	SJ	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632415623952	3000	100	29/32	1
1632415623956	5000	100	29/32	1
1632415623966	10000	127	29/32	1
1632415623968	20000	160	29/32	1

PN
70 0531

REAGENT BOTTLE

outlet GL32 + cock (PTFE)

Reagent bottle with the outlet GL32
and PTFE cock, suitable as reservoir for
liquids.

Typical use: dosage of liquids.

LABORFLASCHE

Bodentubus GL32 + Hahn PTFE

Laborflasche mit Bodentubus GL 32 und
PTFE Hahn ist als Vorratsflasche für
Flüssigkeiten geeignet.

Typische Verwendung: Dosierung der
Flüssigkeiten.

Cat. No. 2070 V

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	d (mm)	h (mm)	Cock No. Hahn Nr.	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632414900940	1000	101	230	2	12
1632414900950	2000	136	265	2	8
1632414900956	5000	181	336	4	6
1632414900966	10000	227	416	4	1

REAGENT BOTTLE

for common use

Wide mouth - suitable for handling of powders and viscous liquids.
Typical use: storage and transport of substances.

LABORFLASCHE


für normale verwendung mit breitem Hals, klar

Der breite Hals ist für den Umgang mit Pulver- und viskösen Stoffen geeignet.
Typische Verwendung: Aufbewahrung und Transport von Stoffen.

SODO GLASS

Cat. No. 2014 B

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	d (mm)	h (mm)	SJ	Packing (pcs) Packung (Stück)
N555414127050	50	41.5	76	24/20	48
N555414127100	100	51.5	95	29/22	48
N555414127250	250	69	128	34/24	30
N555414127500	500	85	162	45/27	9
N555414127940	1000	106.5	197	60/46	12

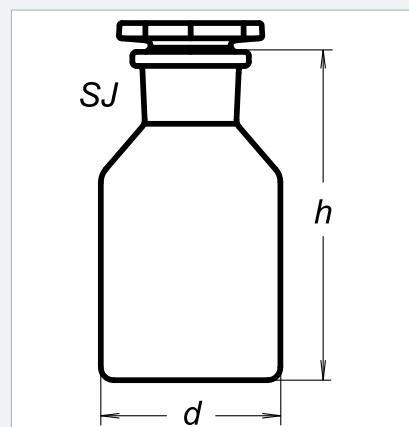

REAGENT BOTTLE

for common use, wide mouth, brown

Brown color provides for protection of photosensitive substances.
Wide mouth suitable for handling of powders and viscous liquids.
Typical use: storage and transport of photosensitive substances.

LABORFLASCHE


für normale verwendung mit breitem Hals, braun



Die braune Farbe sorgt für den Schutz lichtempfindlicher Stoffe.
Der breite Hals ist für den Umgang mit Pulver- und viskösen Stoffen geeignet.
Typische Verwendung: Aufbewahrung und Transport von lichtempfindlichen Stoffen.

SODO GLASS

Cat. No. 2014 H

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	d (mm)	h (mm)	SJ	Packing (pcs) Packung (Stück)
N555414227050	50	41.5	76	24/20	48
N555414227100	100	51.5	95	29/22	48
N555414227250	250	69	128	34/24	30
N555414227500	500	85	162	45/27	9
N555414227940	1000	106.5	197	60/46	12
N555414227950	2000	133	248	60/46	6

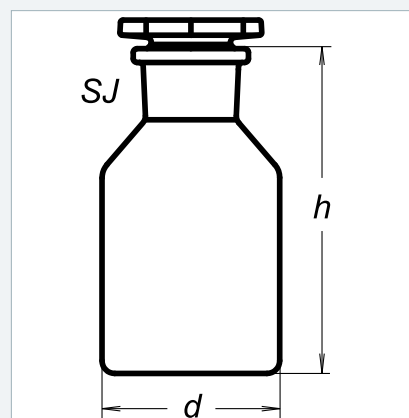

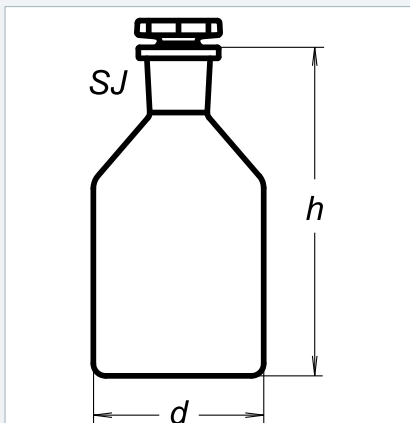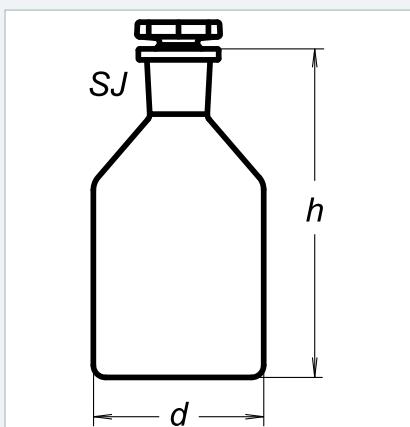

REAGENT BOTTLE

for common use

Narrow mouth, clear.
Typical use: storage and transport of liquids.

LABORFLASCHE FÜR NORMALE VERWENDUNG

mit engem Hals, klar

Typische Verwendung: Aufbewahrung und Transport von Flüssigkeiten.

SODO GLASS

Cat. No. 2010 B

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	d (mm)	h (mm)	SJ	Packing (pcs) Packung (Stück)
N555414126050	50	41.5	77	14/15	48
N555414126100	100	51.5	103	14/23	48
N555414126250	250	69	131	19/26	30
N555414126500	500	85	163	24/29	9
N555414126940	1000	106.5	199	29/32	12
N555414126950	2000	133	245	29/32	6

REAGENT BOTTLE

for common use

Narrow mouth, brown.
Brown color provides for protection of photosensitive substances.
Typical use: storage and transport of photosensitive substances.

LABORFLASCHE FÜR NORMALE VERWENDUNG

mit engem Hals, braun

Die braune Farbe sorgt für den Schutz lichtempfindlicher Stoffen.
Typische Verwendung: Aufbewahrung und Transport von lichtempfindlichen Flüssigkeiten.

SODO GLASS

Cat. No. 2010 H

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	d (mm)	h (mm)	SJ	Packing (pcs) Packung (Stück)
N555414226050	50	41.5	77	14/15	48
N555414226100	100	51.5	103	14/23	48
N555414226250	250	69	131	19/26	30
N555414226500	500	85	163	24/29	9
N555414226940	1000	106.5	199	29/32	12
N555414226950	2000	133	245	29/32	6


DOSING DEVICE

Used in "in-vitro" diagnostic labs, for safe and exact dosage of agents and chemicals from the bottles.

DOSIERER

Dieser Dosierer für die Flaschen wird in In-Vitro Diagnoselaboratorien für eine sichere und genaue Dosierung der Reagenzien und Chemikalien aus den Flaschen verwendet.

Catalog No. Katalog-Nr.	Range of capacities (ml) Volumenumfang (ml)	Graduation (ml) Teilung (ml)	Accuracy (+-ml) Genauigkeit (+-)		GL	Packing (pcs) Packung (Stück)
N555439000002	0,25–2,5	0.05	0.60	0.02	32	1
N555439000005	0,5–5	0.10	0.50	0.03	32	1
N555439000010	1–10	0.20	0.50	0.05	32	1
N555439000030	2,5–30	0.50	0.50	0.15	45	1
N555439000060	5–60	1.00	0.50	0.30	45	1
N555439000100	10–100	2.00	0.50	0.50	45	1

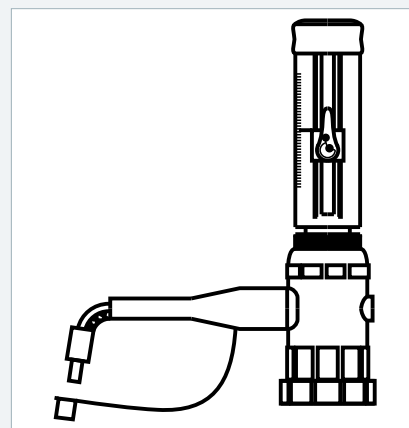

NOTES / AUFZEICHNUNGEN